



рішення для лабораторій

kikkoman




Швидкий контроль гігієнічного стану
робочих поверхонь і рідин

Lumitester™ Smart

Гігієнічний моніторинг
в три простих кроки

Доступ до даних з будь-якого місця
за допомогою хмарного сховища

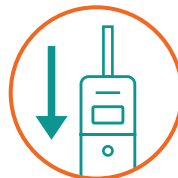

Візуалізуйте дані за допомогою
додатка для смартфона і ПК

Сваби **A3** дозволять виявити
АТФ + АДФ + АМФ

Більш надійний і чутливий
A3 знаходять те, що не виявляють інші





Зробіть моніторинг більш простим і зручним!

За допомогою програми будь-який оператор може легко провести моніторинг і ознайомитися з результатами віддалено.




Аналіз

Простота у використанні, результати протягом 10 секунд

1

Проведіть змив

Вийміть сваб з корпусу Luci Pac. Змочіть сваб водою, потім зробіть змив. Вставте сваб назад у корпус і втисніть.

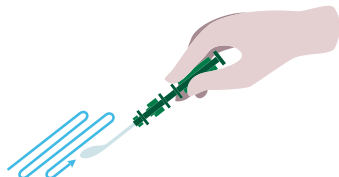

2

Зчитайте результат


Струсіть, щоб рідкий реагент опустився і розчинив порошкоподібний реагент. Вставте A3 у комірку приладу.



3

Отримайте результат

Вимірювання (RLU) відображаються протягом 10 секунд.

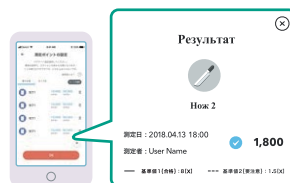

Аналізуєте

Додаток для постійного моніторингу різноманітних даних

Записані дані можуть відображати хронологію аналізів, зареєструвавшись в нашому спеціалізованому додатку. Результати моніторингу автоматично відображаються і візуалізуються. Співробітники будуть більш уважно ставитися до гігієни і підтримувати високий рівень санітарних умов робочого середовища, що допоможе зміцнити довіру клієнтів до Вашого бізнесу.



Об'єднуєте

Централізуйте дані завдяки хмарному управлінню

Дані будуть зберігатися в хмарі й можуть бути доступні з будь-якої точки світу. Це дозволить швидко виявити і реагувати на будь-які проблеми, які можуть виникнути в робочому процесі.



Lumitester™ Smart-код товару: **61234**

Час вимірювання	10 сек.
Одиниця вимірювання	RLU (відносні світлові одиниці)
Електроживлення	2 батареї, розмір AA
Аксесуари	дві лужні батареї AA, щітка для чищення, USB-кабель, ремінець, керівництво

- ※ Не використовуйте цей продукт для інших цілей, крім гігієнічного контролю.
- ※ LuciPac A3 і Lumitester Smart не слід використовувати для підрахунку загальних живих бактерій або виявлення конкретних патогенних мікроорганізмів.

LuciPac™ A3 Surface Код товару: **1702671** 100 шт./уп.
LuciPac™ A3 Water Код товару: **1702672** 100 шт./уп.

Умови зберігання	2–8 °C (не заморожувати)
25 °C	14 днів (нерозкритий)
30 °C	5 днів (нерозкритий)
Термін придатності	15 місяців з дати виробництва

- ※ Використовуйте LuciPac A3 для Lumitester Smart, PD-30 або PD-20. Не використовуйте LuciPac A3 для інших моделей.



рішення для лабораторій

вул. Сізових Стрільців, 8, м. Бровари,
Київська обл., 07400, Україна
тел./факс: (044) 494 42 42 (call-центр)
sales@hhr.ua, www.hhr.ua